



兴时利和
KINGSLH

6202 型小型高速粉碎机
产品资料

<http://www.kingslihe.com>

北京兴时利和科技发展有限公司
Beijing Kingshilihe Technology Development Co.,Ltd

尊敬的用户您好：

非常感谢您使用兴时利和公司的产品！

我们会竭诚为您提供最优质的服务！

如果您在使用过程中有任何建议或意见，请随时和我们联系！

我们会在您的支持下持续不断的提高产品质量和服务！

北京兴时利和科技发展有限公司



6202 型小型高速粉碎机

一、概述：

1、原理：

该型粉碎机是利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机 1-3 分钟便可完成粉碎。

2、应用：

该型粉碎机属间歇式粉碎，粉碎量从 20g-400g 不等，所以非常适合医药、食品、化工、农业、科研院所、大专院校等多行业实验室应用，以及药店、药房、门诊部乃至家庭等使用。

3、特点：

细度高，速度快，该机型采用小型超高速电机，强劲的动力保证了粉碎细度和速

度。

体积小，重量轻，结构紧凑，无震动，无需固定，从而保证了可在任意场合随意使用。

安全性能好，无粉尘，损耗小，清理简便，由于该系列机型属间歇式粉碎，所以其粉碎室均为全密闭的不锈钢罐结构，保证了以上性能的实现。

适用范围广泛，植物性纤维、高硬度、高韧性物料，如中药材，无机物，矿物质等均能达到良好的粉碎效果。

操控性能好，细度可任意调节，由于随时都可进行开、关机操作，所以通过控制粉碎时间的长短来达到控制细度的目的。

电机为台湾东原电机，稳定性极好，装配精密，寿命长，可满足长期工作。

二、操作程序：

- 1、在断电情况下，把干燥物料放入粉碎室，旋紧上盖。
- 2、松开旋紧螺栓，将粉碎室放到最低处。
- 3、接通电源，打开开关（ON），开始粉碎。
- 4、将粉碎室缓慢拉起至倾斜大约 30 度时固定，旋紧螺栓。
- 5、粉碎 1-1.5 分钟后关闭电源开关，并拔下电源插头。
- 6、旋开上盖，清理物料。

三、设备参数：

型号：	6202	产地：	台湾
电源：	220V	功率：	1200W
转速：	23000r/min	重量：	10Kg
体积：	250x180x400mm	细度：	纤维性物料 80-120 目
产量：	20-400 克/次		脆性物料 200 目

北京兴时利和科技发展有限公司

地 址：北京市海淀区复兴路 61 号

电 话：010-51657265

传 真：010-51657265-800

网 址：<http://www.kingslh.com>

邮 箱：kingslh@kingslh.cn

邮 编：100036